



<商品の特徴>

- ・角型のため、効率よく管理できます。
- ・中箱は液体窒素が漏れないので、安心して操作ができます。
- ・付属のリフター・ストッパーで容器の口に固定でき、作業性を向上させました。

<VHC35 用>

- ・16 分割された中箱が上下に 2 段入り、多品種の凍結試料が保存可能
- ・長い凍結試料も保存できるシングルタイプもあります。

<HC20・34 用>

- ・16 分割・9 分割の 2 パターンがあります。
- ・長い凍結試料も保存可能です。

HC20 HC34 用 角型キャニスターミニの取扱方法




ストッパーをもちいてキャニスターの蓋を開けます。

蓋と本体の間に
ストッパーを差し込みます

キャニスターが容器
口部に固定されました。

VHC35 用 角型キャニスターの取扱方法

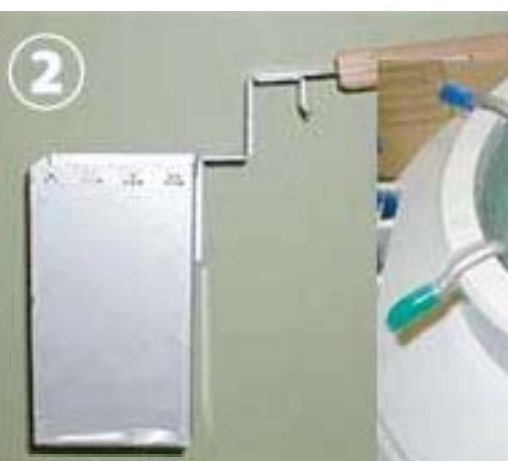

付属の「リフター」を使用することで、中箱の操作を簡単かつ安全にできます。
中箱上部の引っ掛け口にリフターをかませます。中箱は、液体窒素が漏れないように作られています。

●販売元



**アニマル ジェネティックス
ジャパン株式会社**

鈴鹿リサーチファーム／三重県鈴鹿市西庄内町 4520 〒519-0271
TEL0593-71-6010 FAX0593-71-6011
URL:<http://www.agjapan.co.jp/> E-mail:agj@agjapan.co.jp

●お問合せ先